


## Instruções de Uso – Sistema GUARDCELL

### 1. MONITORAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS GUARD-CELL:

- Acesse o sistema GuardCell clicando duas vezes com o mouse sobre o ícone DATAO no desktop do computador ou digite no navegador da internet o endereço [10.202.1.115](http://10.202.1.115)

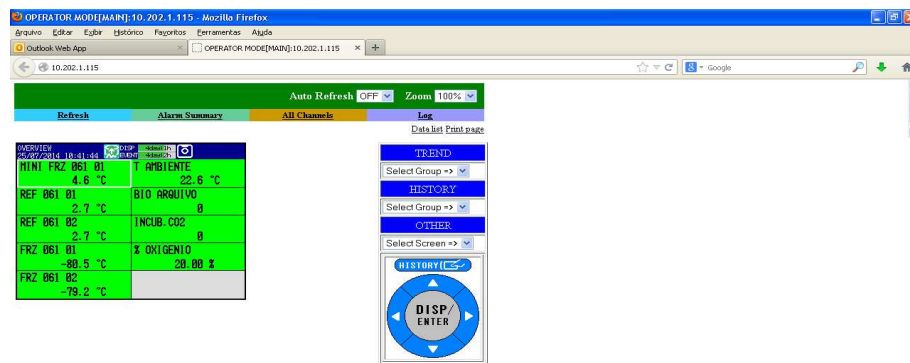

Clique sobre o link referente a data desejada;

Salve em Pasta *banco\_cordao*(<\\FHB>)(P:)“Administrativo” “Relatório Guardcell”;

Feche a Pasta;

Clique em Iniciar-Programas-DAQSTANDARD-view;

Abrir o arquivo clicando em File, seguido de Open;

Busque o arquivo salvo anteriormente, seguido de duplo clique para abri-lo;

Clique em *Converttoexcel*, seguido de *OK*, salvando o relatório do monitoramento da cadeia de frios *FRZ 06101,FRZ 06102, MINIFRZ 06101 REF 06101, REF 06102*

**Nota:** Os dados do sistema Metasys e do sistema Guardcell são armazenados em *banco\_cordao*(<\\FHB>)(P:)“Administrativo” “Relatório Metasys” e *banco\_cordao*(<\\FHB>)(P:)“Administrativo” “Relatório Guardcell”, respectivamente.