


Instruções de Uso – SITRAD PRO

1. MONITORAMENTO DA TEMPERATURA

- Acesse o sistema SITRAD PRO que consta no Desktop do computador do setor.
- Clicar em FHB-SITRAD e conectar.
- Entrar com Usuário e senha.

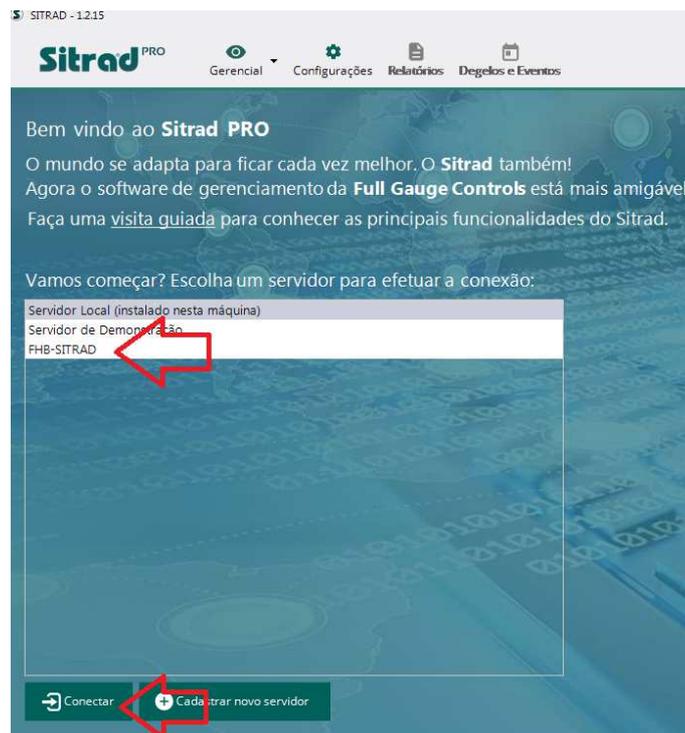

Na tela informações do Servidor, escolha o dispositivo com clique duplo.

Sitrad PRO | Assessoria de infraestrutura | FHB-SITRAD

Gerencial | Configurações | **Relatórios** | Degelos e Eventos

Lista de dispositivos

Filtrar itens...

- CONV-HMIB
 - T-44 HMIB_1 [063]
- CONV-HRP
 - TI-44 HRP_1 [055]
 - TI-44 HRP_2 [056]
- CONV-HR8Z
 - TI-44 HR8Z_1 [051]
 - TI-44 HR8Z_2 [052]
- CONV-HRG
 - TI-44 HRG_1 [060]
 - TI-44 HRG_2 [059]
- CONV-HRS
 - TI-44 HRS_1 [057]
 - TI-44 HRS_2 [058]
- CONV-HRSM
 - TI-33 HRSM_1 [048]
 - TI-33 HRSM_2 [049]
 - TI-33 HRSM_3 [050]
- CONV-HRT
 - TI-44 HRT_1 [061]
- CONV-BASE PS
 - TI-33 BASE_1 [045]
 - TI-33 BASE_2 [046]
- CONV-BASE2 AMB
 - TI-33 BASE_3 [53]
 - TI-33 BASE_4 [54]

Informações do Servidor

Desconectar | Adicionar Conversor | Editar Servidor

Informações Gerais

Empresa: Fundação Hemocentro de Brasília | Nome: FHB-SITRAD

Versão: 1.2.15

Status do Servidor: Conectado

Endereço IP/Porta: 10.202.1.39-8001

Localização: ...

Usuário conectado: Assessoria de infraestrutura

Conversores neste servidor

Nome do conversor	Tipo	Endereço	Status	Versão
CONV-HMIB	Conversor Ethernet	10.85.44.44	Uma tentativa de conexão falhou porque o componente conectado não respondeu imediatamente após um período de tempo ou a conexão estabelecida falhou porque o host conectado não respondeu 10.85.44.44:8000	3.0
CONV-HRP	Conversor Ethernet	10.85.15.46	Conectado	3.0
CONV-HR8Z	Conversor Ethernet	10.85.26.120	Uma tentativa de conexão falhou porque o componente conectado não respondeu imediatamente após um período de tempo ou a conexão estabelecida falhou porque o host conectado não respondeu 10.85.26.120:4000	3.0
CONV-HRG	Conversor Ethernet	10.85.12.89	Uma tentativa de conexão falhou porque o componente conectado não respondeu imediatamente após um período de tempo ou a conexão estabelecida falhou porque o host conectado não respondeu 10.85.12.89:4000	3.0
CONV-HRS	Conversor Ethernet	10.85.54.101	Nenhuma conexão pôde ser feita porque a máquina de destino as recusou...	3.0
CONV-HRSM	Conversor Ethernet	10.85.31.57	Conectado	3.0
CONV-HRT	Conversor Ethernet	10.85.11.201	Conectado	3.0
CONV-BASE PS	Conversor Ethernet	10.85.70.170	Conectado	3.0
CONV-BASE2 AMB	Conversor Ethernet	10.85.68.32	Conectado	3.0

- *Clique em Relatórios.*

Sitrad PRO | Assessoria de infraestrutura | FHB-SITRAD

Gerencial | Configurações | **Relatórios** | Degelos e Eventos

Lista de dispositivos

Filtrar itens...

Servidor Local

Servidor de Demonstração

- FHB-SITRAD
 - CONV-HMIB
 - T-44 HMIB_1 [063]
 - CONV-HRP
 - TI-44 HRP_1 [055]
 - TI-44 HRP_2 [056]
 - CONV-HR8Z
 - TI-44 HR8Z_1 [051]
 - TI-44 HR8Z_2 [052]
 - CONV-HRG
 - TI-44 HRG_1 [060]
 - TI-44 HRG_2 [059]
 - CONV-HRS
 - TI-44 HRS_1 [057]
 - TI-44 HRS_2 [058]
 - CONV-HRSM
 - TI-33 HRSM_1 [048]
 - TI-33 HRSM_2 [049]
 - TI-33 HRSM_3 [050]
 - CONV-HRT
 - TI-44 HRT_1 [061]
 - CONV-BASE PS
 - TI-33 BASE_1 [045]
 - TI-33 BASE_2 [046]

TI-44 HRP_2 [056] | TI-44E

STATUS

Status do processo: Indefinido


SENSORES DE TEMPERATURA

Sensor 01: 29.1 °C | Sensor 02: --- | Sensor 03: --- | Sensor 04: ---

MEDIÇÕES

Média: --- | Diferença: ---


Clicar na opção "Relatorio gráfico" e "Avançar".

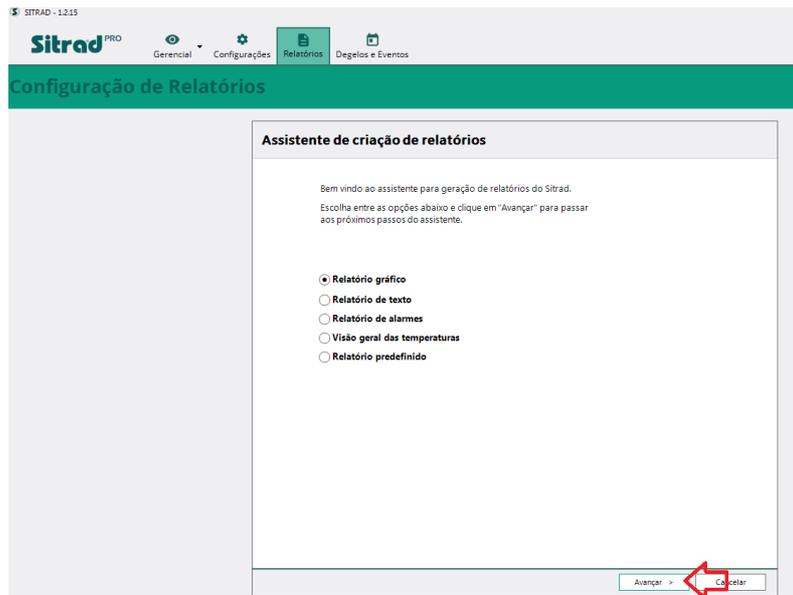

Na tela Assistente de criação de relatório

Siga os passos

- *1- Selecionar o equipamento para exibir o gráfico*
- *2- Selecionar o período do relatório*
- *3-Clique em gerar*

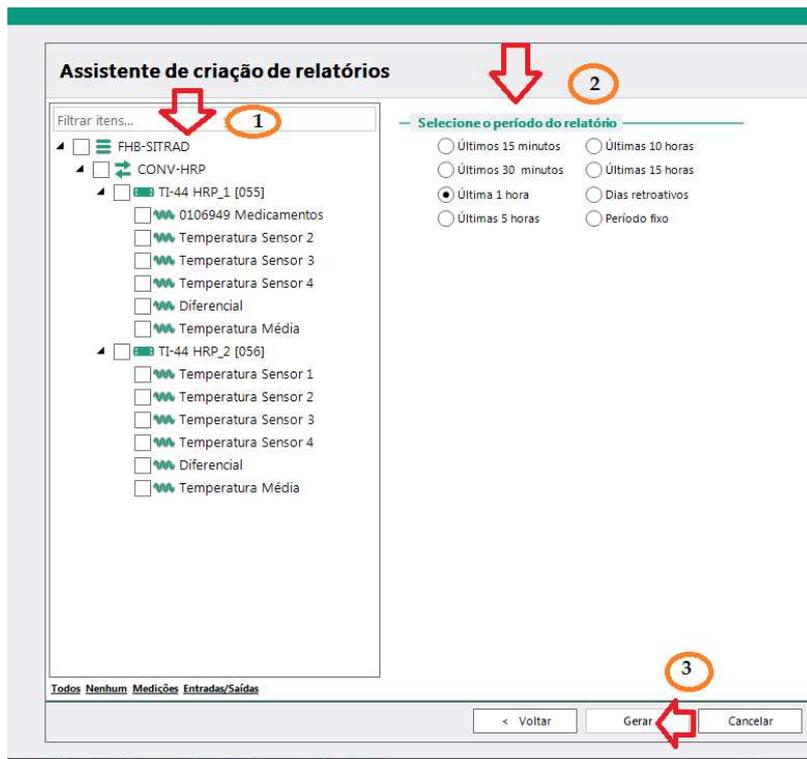

Analisar o gráfico de temperatura quanto aos requisitos de conformidade.